


نحوه عملکرد دستگاه اسید سنج مدل: PH-206

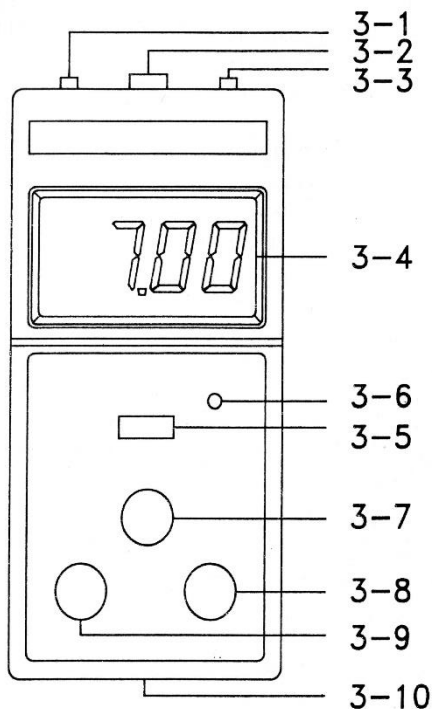

3-1	خروجی REC
3-2	سوکت ورودی پراب PH
3-3	ورودی پراب دمایی
3-4	صفحه نمایش دستگاه
3-5	سلکتور عملکرد
3-6	تنظیم کالیبره پراب دما
3-7	تنظیم دستی دما
3-8	کلید چرخشی کالیبره PH7
3-9	کلید چرخشی کالیبره PH4
3-10	درپوش باتری

کالیبره کردن PH:

برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول بافر PH7 و PH4 می باشد ابتدا الکتروود PH را به دستگاه وصل کرده و سر الکتروود را داخل محلول بافر PH7 قرار داده و سلکتور عملکرد را روی PH گذاشته و توسط کلید چرخشی PH7 آن را بر روی 7 تنظیم نموده سپس پراب را با آب شسته و سر الکتروود را داخل محلول بافر PH4 قرار داده و توسط کلید چرخشی PH4 آن را روی 4 تنظیم نمایید.

کالیبره کردن پراب دما نیز توسط پیچ SET TEMP انجام میگیرد

اندازه گیری PH:

پراب PH را به دستگاه وصل کرده و سلکتور عملکرد را روی PH قرار دهید
پراب دمایی TP07 را وصل کنید و سلکتور عملکرد را روی TEMP قرار دهید